## Эозин водно-спиртовой концентрированный

Product Categories: Красители

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/krasiteli-gistologicheskie-issledovaniya/eozin-vodno-spirtovoj-koncentriro vannyj/

## **Product Summary**

См. описание ниже

## **Product Description**

Эозин водно-спиртовой концентрированный

Фасовка: 0,5 л, 1л Назначение

Цитоплазматический краситель для микроскопических препаратов. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибротомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином.

Для обработки препаратов раствор должен быть разбавлен 20-25 % этанолом или дистиллированной водой в соотношении 1:2-1:12 в зависимости от желаемой продолжительности и интенсивности окраски.

Результат

В результате окраски ядра клеток приобретают синий или сине-фиолетовый оттенок, а цитоплазма клеток и коллагеновые волокна соединительной ткани окрашиваются в различные оттенки красного, оранжевого или розового цвета (оттенок может зависеть от способа фиксации материала).