

# Набор для окраски по Перльсу

Product Categories: [Красители](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/krasiteli-gistologicheskie-issledovaniya/nabor-dlya-okraski-po-perlsu/>

## Product Summary

См. описание ниже

## Product Description

Набор для окраски по Перльсу

Фасовка: 3x250 мл Назначение

Используется для гистохимического выявления соединений трехвалентного железа в срезах различных органов и тканей человека и животных. Предпочтительна обработка парафиновых срезов.

Набор для окраски по Перльсу поставляется в виде трех растворов (А,Б,В). Растворы А и Б используются для приготовления рабочего раствора гистохимического реактива; раствор В – краситель, обеспечивающий фоновую подкраску препарата в оттенки красного цвета.

Результат

В результате окраски скопления гемосидерина в макрофагах темно-синие, ядра клеток - красные, базофильные субстанции и фибрин имеют различные оттенки красного цвета. Фон – слабо-розовый.